




## BUZDOLABI TEMİZLEME TALİMATI

Doküman No	TL.002
İlk Yayın Tarihi	09.03.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

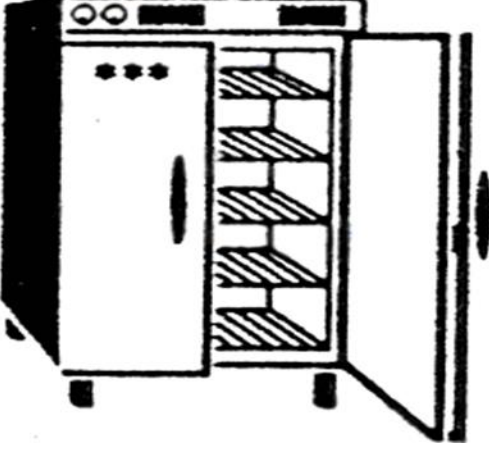

### Yardımcı Ekipmanlar:

1. Sünger /Fırça
2. Temizlik Bezi
3. Eldiven
4. Eveye

**AMAÇ:** Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin standardize edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**SORUMLULAR:** Görevli öğretim elemanları ve öğrenciler

### UYGULAMALAR:

#### A. Genel Kurallar

1. Kapı kolları tam dezenfekte olmalı.
2. Uygulamada mutlaka eldiven kullanın.
3. Ürünlerin göz ve cilt ile temasından kaçının.
4. Diğer kimyasallarla karıştırmayın.

#### B. Uygulama

1. İçindekileri korunaklı bir depoya alın.
2. Soğutucuyu kapatın.
3. Rafları ve hareketli ekipmanları çıkartın.
4. Dolabın içini önerilen miktardaki temizleyici ile temizleyin.
5. İnatçı yağlar için sünger kullanın.
6. Bol su ile durulayın.
7. Kurumaya bırakın.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici